

نکات مهم پیرامون دستگاه هود لامینار میکروبیولوژی سرآمد

- بدنه و داخل دستگاه با آب شستشو نشود.
- حتی الامکان پس از روشن کردن لامپ UV روبروی دستگاه نایستید. لامپ UV از نوع UVC بوده و به شدت برای پوست و چشم ها خطرناک می باشد.
- مانع ریخته شدن آشغال داخل مجرای مکش هوا شوید. به فیلتر و مجرای مکش هوا آسیب می تواند بزند.
- از محکم باز و بسته شدن درب یا بصورت نامتوازن گرفتن درب هود جدا پرهیز کنید. به درب و لولا می تواند آسیب بزند و در بسته شدن کامل درب اختلال ایجاد کند.
- مواظب اتصال برق به بدنه فلزی دستگاه باشید. برای کاربر ایجاد خطر می کند و به دستگاه آسیب می زند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورتی که دستگاه توسط افراد یا شرکت های ثالث مورد تعمیر قرار گیرد، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه نداشته و گارانتی دستگاه باطل می گردد. شایان ذکر است که فقط کارشناسان این شرکت مجاز به انجام تعمیرات احتمالی می باشند.