

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش - مرئی (ISTA-UV)

### ساخت شرکت پویش تدبیر کرانه

در هنگام نصب و استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر به نکات زیر توجه کنید:

۱. دستگاه اسپکتروفتومتر باید روی سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود.
۲. میز کار اسپکتروفتومتر باید دور از دستگاههایی مانند سانتریفیوژ و همزن باشد که تولید لرزش می کنند.
۳. برای ایجاد جریان هوا در اطراف طیف سنج، باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف ۳۰ سانتیمتر فاصله باشد.
۴. پس از روشن کردن دستگاه مدتی صبر کنید تا دستگاه گرم شده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی برسد (حدود ۱۰ دقیقه طول می کشد).
۵. محدوده تغییر دمای محیط اسپکتروفتومتر بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باید باشد.
۶. از نصب دستگاه در محل هایی که تابش الکترومغناطیس یا میدان الکترومغناطیس قوی وجود دارد اجتناب کنید.