

شرایط محیطی لازم برای برای نصب، راه اندازی و نگهداری رفرکتومتر پرتابل پریسماتک:

- ۱) رفرکتومتر پرتابل پریسماتک در بیشتر موارد با توجه به شرایط جوی می‌تواند در فضاهای باز و مسقف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال توصیه می‌شود محلی را برای استفاده دائمی از دستگاه انتخاب کنید که دمای آن بین ۲۰ تا ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.
- ۲) دقت کنید که محل قرار دادن دستگاه مرطوب نباشد. رطوبت بیش از حد معمول می‌تواند وارد بخش‌های الکترونیکی دستگاه شود و موجب بروز ایرادات سخت افزاری شود.
- ۳) در صورتی که از سنسور در سالن‌های تولید استفاده می‌نمایید بهتر است آن را روی یک جعبه یا میز مخصوص قرار دهید تا از ورود احتمالی آب و مواد مختلف به داخل محفظه آن جلوگیری شود.
- ۴) حداکثر دمای نمونه ۸۰ درجه سانتیگراد
- ۵) از منبع تغذیه ارائه شده همراه دستگاه با ولتاژ 24VDC استفاده نمایید
- ۶) همواره سعی نمایید شارژ باتری دستگاه بین ۲۰ تا ۸۰ درصد باقی بماند.
- ۷) مدت زمان طولانی دستگاه را به شارژ نزنید و به محض شارژ شدن آنرا از شارژر خود جدا نمایید.