

بسمه تعالی

همزن مکانیکی

کاربرد:

از این دستگاه جهت همزدن مواد با ویسکوزیته های مختلف بر اساس مدل مورد نیاز استفاده میشود.

قیمت فروش:

مشخصات فنی :

(همزن)over head stirrer

مدل/مشخصات	واحد	MFT-OVS-04
ابعاد دستگاه	سانتیمتر	25x16x10
جنس بدنه و رنگ		استیل
ماکزیمم دور همزن	دور بر دقیقه	600
قطر شفت همزن	میلی متر	16 >
تایمر دیجیتال	دقیقه	100000<
دقت دور همزن	دور بر دقیقه	1
مشخصات الکتریکی	هرتز/ولت	50/220
وزن	کیلو گرم	3
توان مصرفی	وات	250

مراحل راه اندازی :

همزن بر روی پایه مربوطه نصب شده و شفت مورد نیاز روی آن بسته و محکم میشود دستگاه آماده استفاده می باشد

کالیبراسیون:

با فشردن کلید RUN و ↑ بصورت همزمان و بمدت 5 ثانیه روی lcd نمایش calibration نمایش داده می شود. و سپس با انتخاب سرعت همزدن مورد نیاز و

فشردن کلید RUN شروع عمل همزدن با استفاده از یک تا کوژنراتور میزان آن اندازه گیری میشود.

سپس با سرعت تنظیم شده مقایسه میشود.

در صورت وجود اختلاف با استفاده از کلیدهای ↑ یا ↓ اختلاف را تنظیم می کنیم و یکبار دیگر این عمل را انجام می دهیم تا صحت عمل کالیبره را تست نموده باشیم.

راهنمای کاربری:

برای هزدن مواد پس از انتخاب همزن مناسب و نصب روی پایه و آماده کردن مواد جهت همزدن , دور مناسب همزدن را با کلیدهای ↑ یا ↓ دور مناسب را انتخاب می کنیم .

سپس با زدن کلید Run همزن شروع به چرخش و همزدن مواد خواهد شد.

برای توقف همزدن از کلید Stop استفاده میکنیم

عیب یابی

همزن مکانیکی		
عیب دستگاه	علت	روش رفع عیب
دستگاه روشن نمی شود	برق ورودی یا فیوز قطع می باشد	کابل برق دستگاه را وصل نمایید و فیوز را تعویض نمایید
همزن دستگاه نمی چرخد	1- غلظت مواد بالا می باشد-	1- غلظت مواد را کم نمایید

2- rpm دستگاه را بیشتر نمایید	2- rpm خروجی کم انتخاب شده است
3- با شرکت تماس حاصل نمایید	3- موتور دارای اشکال می باشد
4- سه نظام را تعویض نمایید	4- موتور می چرخد سه تا نظام خراب شده است

شرایط گارانتی :

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس تعویض قطعات کل دستگاه مجموعه به مدت دو سال می باشد

خدمات وارانتی (خدمات پس از فروش) تا 10 سال بعد از تحویل دستگاه در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1) صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل ، ضربه، سقوط، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق و حوادث طبیعی، استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

2) دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند

3) هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه

4) هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت

5) مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد

6) خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

7) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

8) صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها ، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب

توسط افراد غیر مجاز (Firmware)9) صدمات ناشی از نصب یا به روز رسانی هر نوع فایل ، نرم افزار برنامه یا

آزمون های تحویل دهی :

همزن بر روی پایه مربوطه نصب شده و شفت مورد نیاز روی آن بسته و محکم میشود دستگاه آماده استفاده می باشد

نحوه ساخت اجزای محصول :

پس از تهیه کردن مواد اولیه در ابتدا سفارش ساخت بدنه دستگاه به واحد مربوطه داده می شود سپس تجهیزات و قطعات داخلی دستگاه روی بدنه نصب میشود در نهایت عملکرد دستگاه تست شده و جهت کالیبره و کنترل نهایی به واحد کنترل کیفی ارجاع داده میشود