

مدل دستگاه : AFE1200L

کوره ۱۲۰۰ درجه آزمایشگاهی

- ۱ - کلیه پوشش های خارجی دستگاه با رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم به خط و خش پوشش داده شده است که برای اکثر شرایط محیطی ایران مناسب و قابل استفاده میباشد که در صورت اعلام خریدار مبنی بر نصب دستگاه در شهرهایی دارای شرایط محیطی خاص ، بیس این پوشش ها میتواند دچار تغییر و تعویض گردد .
- ۲ - این دستگاه به صورت مبله طرح و ساخته شده است که جهت استقرار دستگاه نیاز به یک سطح نسبتا صاف میباشد .
- ۳ - در زمان نصب دقت گردد دستگاه از دیواره های کناری خود فاصله حداقلی ۳۰ سانتی متری را دارا باشد .
- ۴ - در پروسه و عملیات حرارتی هایی که بخارات و دود های مضر برای سلامت تولید میگردد بهتر است در بالای دستگاه و در فاصله تقریبی ۴۰ سانتی متری هود مکنده ای نصب گردیده تا دود حاصل از عملیات توسط این سیستم از محل خارج گردد .
- ۵ - قبل از نصب دستگاه به شبکه برق داخلی از وجود سیم ها ، فیوز ها ، و کلید هایی متناسب با جریان ذکر شده مطمئن شوید .
- ۶ - قبل از استفاده از دستگاه حتما دفترچه کنترلر یا دیسک آموزشی دستگاه را مشاهده نموده و در صورت وجود ابهام با واحد خدمات پس از فروش شرکت آترا تماس حاصل فرمائید .