

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی



دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک 15- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

شرایط نگهداری از دستگاه ترانسلومیناتور

- 1- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- 2- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 3- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 4- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه ترانسلومیناتور، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- 5- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- 6- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، کلید of دستگاه را فشار دهید.
- 7- دستگاه را در محل خشک نگهداری ننمایید.
- 8- در هنگام استفاده از ثابت و تراز بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
- 9- مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی مورد تیمار دمایی قرار دهید.
- 10- به هیچ وجه از موادی که قابلیت خش انداختن روی سطح دستگاه را دارند استفاده نکنید.