



سینا ابتکار

## چک لیست IQ

تاریخ:  
شماره مدرک: SIAA999ASPI  
شماره تجدید نظر: ۰۰

## مشخصات دستگاه

نام دستگاه: شیکر..... مدل دستگاه: ..... شماره سریال دستگاه: .....  
شماره اموال: ..... سایر مشخصات: .....

## مشخصات مشتری

نام خریدار: سازمان انتقال خون ایران پایگاه انتقال خون: ..... تاریخ نصب دستگاه (تاریخ مراجعه): .....

آدرس محل نصب: ..... استان: ..... شهرستان: ..... تلفن: .....  
آدرس: .....

## مشخصات سازنده

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۴ جاده سنتو، شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر، خیابان صنعت ۸، واحد ۶۷ تلفکس: ۰۵۱۱)۲۴۰۰۲۹۸-۳۰۰

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات نصب	عنوان اقدام انجام شده	مرحله کاری
	NOT OK	OK			
			کابل تغذیه دستگاه دارای ارت مناسب می باشد	بررسی الکتریکی	۴
			از کانکتور ۲ شاخه نری دارای ارت برای اتصال کابل دستگاه به برق استفاده شده است		
			سیستم اتصال زمین (ارت) در محل نصب وجود دارد		
			برق تغذیه دارای مشخصات: تک فاز ۵۰ HZ با ۲۲۰ V AC برای می باشد	اقدامات نصب و تحویل دهی دستگاه	۵
			دستگاه با رعایت کلیه اصول حمل صحیح و با استفاده از تجهیزات لازم به محل مورد نظر انتقال یافته است		
			نظافت داخلی و ظاهری دستگاه مناسب می باشد		
			با وصل کردن کلید اصلی جلو دستگاه، برق شهری وارد دستگاه می شود		
			به پرسنل بخش با هماهنگی مدیریت مربوطه، آموزش های لازم جهت اپراتوری دستگاه داده شده است	تحویل دهی مستندات	۶
			دفترچه راهنمای اپراتوری دستگاه شیکر تحویل شده است		
			دفترچه راهنمای گارانتی دستگاه شیکر تکمیل و تحویل شده است		
			سی دی آموزشی و فایل راهنمای اپراتوری دستگاه تحویل شده است		
			گواهینامه ی کالیبراسیون اولیه ی دستگاه تحویل شده است		
			کارت گارانتی دستگاه تکمیل و تحویل شده است	تحویل دهی ابزار و قطعات	۷
			۱ عدد کابل پاور دارای ارت تحویل شده است		
			۱ عدد وزنه ی کالیبره ی ۱۰۰۰ گرمی همراه با گواهینامه ی کالیبراسیون مربوطه تحویل شده است		

دستگاه تحت شرایط فوق تحویل پایگاه گردید.

نماینده تحویل گیرنده

نماینده خدمات پس از فروش

امضاء

تاریخ

امضاء

تاریخ



# چک لیست IQ

تاریخ: شماره مدرک: SIAA999ASPI  
شماره تجدید نظر: ۰۰

## مشخصات دستگاه

نام دستگاه: شیکر..... مدل دستگاه: ..... شماره سریال دستگاه: .....  
شماره اموال: ..... سایر مشخصات: .....

## مشخصات مشتری

نام خریدار: سازمان انتقال خون ایران پایگاه انتقال خون: ..... تاریخ نصب دستگاه (تاریخ مراجعه): .....  
استان: ..... شهرستان: ..... تلفن: .....  
آدرس محل نصب: ..... آدرس: .....

## مشخصات سازنده

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۴ جاده سنتو، شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر، خیابان صنعت ۸، واحد ۶۷ تلفکس: ۰۵۱)۳۳۴۰۰۲۹۸-۳۰۰

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات نصب	عنوان اقدام انجام شده	مرحله کاری
	NOT OK	OK			
			جعبه بسته بندی از جهت مناسب در محل نصب قرار گرفته است	بررسی بسته بندی دستگاه و مشخصات محصول	۱
			جعبه بسته بندی دستگاه سالم است		
			جعبه بسته بندی دستگاه در حضور پرسنل واحد خدمات پس از فروش در محل قرار گرفته است		
			بسته بندی دستگاه توسط پرسنل واحد خدمات پس از فروش گشوده شده است	خروج دستگاه از جعبه بسته بندی	۲
			بدنه دستگاه پس از خارج نمودن از جعبه سالم است و کاستی، ایراد و آسیبی به آن وارد نشده است		
			قطعات جانبی نصب شده بر روی دستگاه (کفه ترازو، بارکد ریدر و ...) از نظر ظاهری سالم است		
			دستگاه طبق کاتالوگ از داخل جعبه خارج و در محل نصب قرار گرفته است	بررسی محل نصب	۳
			محل نصب، محیطی با شرایط آزمایشگاهی مناسب است.		
			در محل استقرار دستگاه، از سیستم تهویه ی هوای مناسب با حجم فضای محیط جهت مکش گردوغبار به سمت خارج از محیط استفاده می گردد.		
			در محل استقرار دستگاه، از سیستم خنک کننده مناسب (مانند کولر گازی) و متناسب با حجم فضای محیط، شرایط جوی منطقه ای و سایر دستگاههای گرمزای موجود استفاده می گردد		
			محل نصب دستگاه عاری از وسایل حرارت زا، مواد شیمیایی و گازهای سمی و خطرناک می باشد		
			سطح محل نهایی نصب دستگاه صاف و تراز و بدون شیب می باشد امکان کثیف شدن و نفوذ گرد و غبار، دود، حشرات و حیوانات موذی و غیره به محل استقرار دستگاه وجود ندارد (اقدامات پیشگیرانه همچون آبندی بازشوها، درزها و ... انجام شده است.)		

دستگاه تحت شرایط فوق تحویل پایگاه گردید.

نماینده تحویل گیرنده	نماینده خدمات پس از فروش
امضاء	امضاء
تاریخ	تاریخ