

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اسپری کوتر:

- ۱) در هنگام کار حتماً از پوشش مخصوص و دیگر وسایل حفاظتی از قبیل عینک، دستکش و ماسک در صورت لزوم استفاده کنید.
- ۲) این دستگاه جهت حلال و مواد غیر خورنده و غیر آتش زا طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی از حلال های قابل اشتعال و خورنده در این دستگاه استفاده نکنید.
- ۳) قبل از شروع کار به تمیز بودن محیط کار دستگاه دقت نمائید.
- ۴) در هنگام اتصال دستگاه به برق شهری، از ریختن آب بر روی دستگاه و محل قرارگیری آن به شدت بپرهیزید.
- ۵) از اتصال دستگاه به منابع برق غیر قابل اطمینان بپرهیزید، چرا که ممکن است به موتور و تجهیزات الکترونیکی دستگاه آسیب جدی وارد شود.
- ۶) سعی کنید از محافظ برق استفاده کنید تا در صورت نوسان جریان برق، دستگاه شما آسیب نبیند.
- ۷) پس از خاموش کردن دستگاه چند ثانیه صبر نمائید تا ولتاژ ذخیره شده در خازن دستگاه نیز به طور کامل تخلیه شود.
- ۸) قبل از شروع به کار از محکم بودن چمبر و اتصالات کلمپی آن اطمینان حاصل نمائید.
- ۹) کارکرد این دستگاه تا دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد برای حداکثر ۵۰ دقیقه می باشد. در صورت کارکرد مجدد بعد از خنک شدن دستگاه می توان این روند را تکرار کرد.
- ۱۰) در صورت کارکرد اسپری درایر بیش از ۱۸۰ درجه سانتی گراد از سیستم اب گرد اتمایزر استفاده کنید.
- ۱۱) دستگاه را در زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- ۱۲) محل قرار گیری دستگاه تا جای ممکن باید از تابلوهای برق دور باشد.
- ۱۳) از حلال های آتش زا و قابل انفجار و خورنده استفاده نکنید
- ۱۴) از کارکرد بیش از حد دستگاه در دماهای بالا به مدت طولانی خودداری کنید

- ۱۵) به ازای ۵۰ ساعت کارکرد با دستگاه فیلتر پشت دستگاه تمیز کنید
- ۱۶) جهت خنک شدن اتمایزر از آب مقطر با جریان مناسب استفاده کنید
- ۱۷) از اتصال شیلنگ های هوا، آب خنک کننده و پمپ پریستالتیک به اتمایزر اطمینان کامل حاصل نمایید
- ۱۸) دمای محیط کارکرد دستگاه ۲۵ درجه سانی گراد می باشد. از کارکرد این دستگاه در محیط هایی با دمای بالا جدا خودداری نمایید
- ۱۹) همواره از پرز ارت دار استفاده کنید.
- ۲۰) جهت تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه و دریچه شیشه ای پیرکس از یک دستمال مرطوب استفاده نمائید.
- ۲۱) جهت تمیز کردن سطوح داخلی چمبر و اتصالات ، از حلال های آلی و یا آبی استفاده نمائید
- ۲۲) جهت تمیز کردن اتمایزر مطابق با نقشه گسترده، قطعات باز و بعد از شستشو مجددا مونتاز شود
- ۲۳) در صورت آزمایش با محلول های سوسپانسیون، شیلنگ پمپ پریستالتیک برای استفاده ی مجدد کاملا تمیز کنید