



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه واسطه سنگین ناپیوسته آزمایشگاهی به شرح ذیل

است:

- ۱- سطح قرار گیری دستگاه باید تراز باشد.
- ۲- حداقل فاصله مجاز شیکر از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده ۱ متر می باشد.
- ۳- توصیه می شود دستگاه در مکانی نصب شود که امکان شستشوی کف فراهم باشد.
- ۴- فاصله دستگاه تا محل تامین برق سه فاز حداکثر یک نیم متر باشد.

