

# PFA

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری

**دستگاه تست نقطه اشتعال بسته پنیسکی مارتنز (فلش پوینت بسته)**

شرکت پویافرآزما

برای نصب و راه اندازی دستگاه تست نقطه اشتعال بسته پنیسکی مارتنز باید ابتدا محیط آزمایشگاهی دارای برق حد اقل تک فاز باشد و مجهز به ارت باشد یا ارت خود دستگاه فعال شود. باید عرض سکوی آزمایشگاه حد اقل ۶۰ سانت به صورت کاملا تراز قرار یگیرد. نباید محیط رتوبط بیش از ۶۰٪ باشد. نماید دستگاه در معرض حرارت بالا و یا کنار وسایل حرارتزا مثل کوره قرار بگیرد. باید ابتدا برق دستگاه یا آزمایشگاه به محافظ وسل گردد تا از نوسانات برق هنگام آزمایش جلوگیری گردد.