

*Bmi*  
Behboud Medical Industry



روتاتور

گارانتی، کالیبراسیون، شرایط محیطی

### شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری :

بهتر است دستگاه توسط متخصصین در محل نصب و راه اندازی شود.  
از پاشیده شدن آب و مایعات بر روی اتصالات برق و قطعات الکترونیکی جلوگیری نمایید.  
همواره آب داخل مخزن دستگاه را چک کنید


### کالیبراسیون :

به دلیل استفاده از سنسورهای خروجی دیجیتال با دقت بالا، دستگاه به صورت خودکار کالیبره و آماده به کار می باشد

### مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج میکند :

اعمال ضربه فیزیکی به دستگاه  
آتش سوزی  
ریختن آب و مایعات بر روی قطعات برقی و الکترونیکی  
باز شدن یا مخدوش شدن برجسب پلمپ دستگاه  
**آسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش**

- ۳- زمان ست شده و باقی مانده از برنامه اول
- ۴- زمان ست شده یا باقی مانده از برنامه دوم
- ۵- آدرس وب سایت شرکت
- ۶- کلید Set مورد استفاده در تغییر هر یک از پارامترها
- ۷- کلید Up مورد استفاده در تغییر پارامترها
- ۸- کلید Down مورد استفاده در تغییر پارامترها

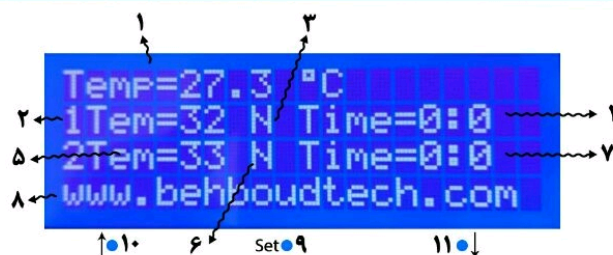

### مشخصات فنی :

- بدنه از جنس ورق آهن روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- قابلیت تنظیم دور از ۵۰ تا ۳۵۰ دور بر دقیقه
- ابعاد صفحه روتاتور 45cm در 55cm

### راهنما :

- ۱- دور موتور در حال کار دستگاه
- ۲- دور موتور ست شده برای برنامه اول

با یک بار فشردن کلید Set می‌توانید دور موتور مورد نیاز خود در برنامه اول را به کمک کلیدهای ↑ و ↓ تنظیم کنید  
بعد از آن با فشردن دوباره کلید Set می‌توانید زمان مورد نیاز برای اجرای برنامه اول را تنظیم کنید، سپس با فشردن کلید Set می‌توانید برنامه دوم را به همین ترتیب تنظیم کنید  
در آخر کلید Set را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند  
در صورت وارد کردن زمان صفر در هر دو برنامه دستگاه به صورت دائم و روی دور موتور ست شده در برنامه اول، شروع به کار میکند  
دستگاه پس از پایان زمان ست شده اول و دوم آلارم زده و با همان دور موتور به کار خود ادامه میدهد.

### آزمون های تحویل دهی

- تست موتور
- تست صدای دستگاه
- تست دور موتور و کالیبراسیون