



راهنمای استفاده از کوره خلاء مدل EzintMlab

نصب و راه اندازی

۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می‌تواند در محدوده ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.

۲. نصب

- کابل دستگاه را به برق سه فاز ۸۰ آمپر وصل کنید.

۳. راه اندازی دستگاه

مراحل کار برای راه اندازی دستگاه:

- روشن کردن کلید اصلی برق دستگاه
- نمونه ها را داخل کوره قرار دهید و درب کوره را ببندید.
- طبق مراحل نمایش داده شده توسط نمایشگر صفحه لمسی ، تنظیمات مورد نیاز برای هر پودر را انجام دهید.