

## نصب و راه اندازی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، راهنمای استفاده را به دقت مطالعه فرمایید.

باید توجه داشته باشید که محیط مناسب برای نگهداری دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد

- سطح محکم، تمیز و خشک
- شرایط مناسب زیست محیطی و تهویه مناسب

## اقدامات ایمنی

از باز نمودن دستگاه بدون هماهنگی با شرکت فناوران نانوزیست ابزار ویرا خودداری گردد.

از سیم برق ورودی مناسب برای سیستم استفاده نمایید.

جهت تهویه مناسب، از قرار دادن فن دستگاه چسبیده به دیوار یا سایر اشیاء اجتناب شود.

جهت تمیز نمودن دستگاه از حلال هایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده نشود.

دستگاه با سیستم اعمال حرارت بالا تا 140 درجه سانتی گراد کار می کند . تماس اهرم دستگاه با این دما به هر نقطه از بدن می تواند باعث سوختگی شود. بنابراین هرگز سر اهرم دستگاه با بدن تماس پیدا نکند و هنگام کار باید از دستکش مناسب استفاده و اقدامات احتیاطی مد نظر قرار گیرد.

پس از پایان کار لازم است صفحه دستگاه، گیره و اهرم ها شسته و یا ضد عفونی شوند.