



دستگاه بصورت رومیزی ارائه میشود، و نیاز به نصب ندارد، کفایت کاربرانه‌ای استفاده را مطالعه نموده و مطابق آن عمل کنید.

- شرایط دمایی و رطوبت و گرد غبار باید در حد استانداردهای آزمایشگاهی باشد، که متضمن کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه است، محدوده دمایی ۲۰ الی ۲۵ درجه و عاری از گرد و غبار و بار رطوبت کم توصیه میگردد
- با توجه به اندازه و وزن دستگاه بایست از میز با رویه سنگی یا سکوی آزمایشگاهی به ابعاد حداقل ۷۰ در ۱۲۰ سانتیمتر استفاده کرد
- دستگاه هنگام استفاده، در دمای بالا، بایست زیر هود آزمایشگاهی قرار گیرد
- داخل حمام دستگاه بایست با روغن سیلیکون، ویسکوزیته پایین پر شود
- پریز برق ارت دار که بتواند برق ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز بدون نوسان برای دستگاه تامین کند

بهبه‌سازان ارتباطات گیتی

