



بن ماری جوش Thermostated Water Bath

BMW-4-1-9-R-1-89

این دستگاه توسط شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد دارنده گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵، جهت استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی، مراکز درمانی، تحقیقاتی و دانشگاه ها مطابق با استانداردهای بین المللی و با کیفیت بالا طراحی و ساخته شده است و عموماً در مواردی که نیاز به مایعی با دمای خاص باشد، مورد استفاده قرار میگردد.

طرز استفاده از دستگاه :

- ۱- ابتدا از اینکه دستگاه در حالت خاموش قرار دارد اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- دستگاه را به برق شهر متصل نمایید.
- ۳- مایع مورد نظر را در مخزن دستگاه بریزید.
- ۴- دستگاه را روی دمای مورد نظر تنظیم کنید.
- ۵- کلید اصلی را در حالت روشن قرار دهید.

تعمیر و نگهداری:

- ۱- از استفاده دستگاه برای مایعاتی که به فولاد ضدزنگ آسیب می رساند و نیز مایعاتی که بخار سمی تولید می کند پرهیز نمایید.
- ۲- دستگاه را بدون مایع روشن ننمایید.
- ۳- در صورت مشاهده هرگونه خرابی در دستگاه آنرا جهت تعمیر به بخش سرویس شرکت تحویل دهید. بدیهی است در صورت باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مسئول، این شرکت در قبال تعمیر دستگاه هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نخواهد داشت.

مشخصات فنی دستگاه :

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
توان مصرفی	۲۰۰۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
ابعاد	۲۵۵ × ۳۸۰ × ۵۸۰ میلی متر
ترموستات	۰ - ۱۰۰ درجه سانتیگراد
وزن	۱۲ کیلوگرم
کد دستگاه	۳۴۳۰

Behdad

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان کریم خان زند - ابتدای میرزای شیرازی - شماره ۸ صندوق پستی ۱۳۴ - ۱۵۸۵۵

تلفن: ۱۴ - ۸۸۸۹۹۸۱۱ فکس: ۸۸۹۰۲۴۹۳

Website: www.labtronco.com

E- mail : info@labtronco.com