

نحوه نگه داری و شرایط محیطی برای نصب و استفاده از دستگاه

- از شستن دستگاه با استفاده از مواد شیمیایی مانند شوینده ها ، بنزین ، الکل و ... خودداری فرمایید. بهترین پاک کننده برای این دستگاه دستمال مرطوب به آب می باشد. پارچه ای نرم را به آب آغشته کرده و به آرامی بر روی بدنه دستگاه بکشید. **توجه داشته باشید که مقدار آب نباید به نحوی باشد که به داخل دستگاه نفوذ کند.**
- از کشیدن و خم کردن بیش از حد بدنه و کابل اتصال عینک بپرهیزید.
- از تعمیرات خودسرانه به شدت پرهیز کنید ، هرگونه تلاش برای ایجاد تغییر در دستگاه موجب آسیب جدی به دستگاه شده و همچنین خروج دستگاه از ضمانت نامه را در پی دارد.
- بهتر است قبل از اتصال دستگاه به کامپیوتر ، کامپیوتر روشن باشد.
- بعد از هر بار استفاده از دستگاه بهتر است آن را در جعبه خود قرار دهید تا از آسیب های احتمالی به دستگاه جلوگیری شود.
- در هنگام اجرای نرم افزار Gaze Tracker به هیچ عنوان دستگاه را جدا نکنید زیرا موجب آسیب جدی به دستگاه می شود.
- بدون هماهنگی با شرکت به هیچ عنوان لنزهای چشمی را تنظیم نکنید.
- دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- از هرگونه تغییر شامل رنگ آمیزی ، چسباندن قطعات دیگر و ... به شدت پرهیز کنید.
- برای استفاده از دستگاه باید آن را در محلی با نور مناسب قرار داد به نحوی که تغییرات شدت نور باعث مخدوش شدن جزییات تصویر دوربین محیطی به نسبت جزییات واقعی نشود.
- دمای استفاده از دستگاه باید در در دمای اتاق باشد.
- سیستم برق محل استفاده از دستگاه باید چاه ارت داشته باشد.
- در صورت اتصال دستگاه به رایانه ای به غیر از رایانه های تایید شده توسط شرکت هیچ تضمینی برای عملکرد صحیح دستگاه وجود ندارد و عواقب استفاده از آن بر عهده شرکت نمی باشد.
- در صورتی که هر گونه اختلالی در عملکرد دستگاه پیش آمد به بخش عیب یابی و رفع عیب های دفترچه راهنما مراجعه کنید و در صورت حل نشدن مشکل با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید.