

پیوست فنی 3

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه دستگاہ گلاوباکس مدل GB-N-C250
(Glovebox)

- در نصب و کارکرد دستگاه بهتر است پایه های تستر در سطح صلب و هموار انجام شود.
- برای راه اندازی دستگاه کاربر باید طبق راهنمای عملکردی دستگاه عمل کند.
- راه اندازی دستگاه در حالت های اتومات و منوال میتواند انجام شود.
- وقتی نمایشگر دستگاه خطاهای Low Pressure داد باید فشار اعمال گاز در پورتهای متناظر چک شود.
- برای هر یک از کپسولهای گاز باید رگولاتور فشار مناسب نسب شده و فشار هر کدام روی ۵ بار تنظیم شود.
- در صورتی که پمپ و کیوم روشن باشد ولی فشار کاهش نیابد نمایشگر خطای Check Vac. Line خواهد داد و مسیر شیر آلات و شیلنگهای متناظر باید برای نشتی چک شود.

۰۹۳۵۴۴۰۷۷۴۴



K.Bashirpour@gmail.com



تهران، آزادگان (شمال به جنوب)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پارک علم و



فناوری، ساختمان شماره ۲