

### پیوست فنی ۳

موضوع : شرایط شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه پمپ سرنگی با سه سرنگ مستقل مدل MFSP۳  
( Syringe Pump with ۳ independent syringe unit )

- جهت دستیابی به عملکرد مطلوب دستگاه باید در اتاق های تمیز و کلاسهای زیر ۱۰۰۰۰ نصب و راه اندازی شود
- نصب دستگاه بهتر است روی میز صلب مانند میزهایی با سنگ گرانیت انجام شود.
- در صورت وجود نویز در ساختمان باید یک نویز گیر در وردی برق دستگاه تعبیه شود.
- برای راه اندازی دستگاه کاربر باید طبق **help** نرم افزار دستگاه که در پنل خود دستگاه نیز موجود است و یا با مراجعه به دفتر چه ی دستگاه ، مشخصات سرنگ خود را در بخش **setting** وارد کند و سپس وارد مدهای کاری دستگاه شده و مطابق نیاز از آنها استفاده کند
- راه اندازی دستگاه در حالت های کاری کنترل حجم، کنترل دبی ، کنترل شتاب، میکسر انجام میشود.