

۵- نمایشگر زمان باقی مانده از ۱۰۰۰ ساعت عمر فیلتر هپا

۶- وب سایت شرکت

۷- کلید جهت روشن و خاموش نمودن مستقیم و بدون تایم لامپ UV

۸- کلید جهت روشن و خاموش نمودن لامپ LED

۹- کلید جهت روشن و خاموش نمودن فن هود

۱۰- کلید Set مورد استفاده در دادن تایم برای روشن و خاموش شدن

لامپ UV

۱۱- کلید Up جهت بالا بردن درب برقی و دادن زمان به لامپ UV

۱۲- کلید Down جهت پائین آوردن درب برقی و دادن زمان به لامپ UV

جهت استفاده از تایمر لامپ UV با یک باز فشردن کلید Set می‌توانید ساعت و با یک بار دیگر فشردن کلید Set و به کمک کلیدهای و دقیقه ای که می‌خواهید لامپ UV پس از آن روشن شود را تنظیم کنید، سپس با فشردن مجدد کلید Set می‌توانید ساعت و پس از آن دقیقه ای که می‌خواهید لامپ UV پس از اتمام آن خاموش شود را تنظیم کرده و با یک بار دیگر فشردن کلید Set تایمر شروع به شمارش میکند.

آزمون های تحویل دهی


تست لامپ یووی UV

تست قابلیت جذب فیلتر

تست روشنایی لامپ LED

تست مکش فن

تست بالابر برقی درب

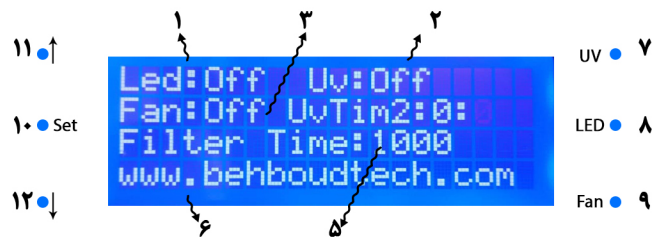

مشخصات فنی :

- استفاده از فیلتر هپا با قابلیت جذب ذرات بزرگتر از ۹۹/۹۹۷
- استفاده از لامپ UV با دو تایمر جهت مشخص نمودن زمان روشن و خاموش شدن لامپ
- استفاده از لامپ LED جهت روشنایی داخل دستگاه
- درب برقی از جنس پلکسی گلاس ضخامت ۶mm
- استفاده از یک پرز برق و شیر گاز داخل دستگاه
- بدنه از جنس ورق آهنی روغنی با ضخامت ۱/۵ و ۱ میلیمتر
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

راهنما :

۱- نشانگر وضعیت روشن یا خاموش بودن لامپ LED

۲- نشانگر وضعیت روشن یا خاموش بودن UV

۳- نشانگر وضعیت روشن یا خاموش بودن فن دستگاه

۴- UV Tim1 نمایشگر زمان باقی مانده تا روشن شدن لامپ UV , UV Tim1

نمایشگر زمان باقی مانده تا خاموش شدن لامپ UV

Bmi
Behboud Medical Industry



هود لامینار کلاس ۲

گارانتی، کالیبراسیون، شرایط محیطی

● شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری :

دستگاه باید توسط متخصصین در محل نصب و راه اندازی شود. قبل از استفاده از نداشتن نشستی در لوله و اتصالات گاز مطمئن شوید. از پاشیده شدن آب و مایعات بر روی فیلتر، قطعات الکترونیکی و اتصالات برق جلوگیری نمایید. از رسیدن شعله و حرارت زیاد به فیلترها جلوگیری نمایید. در زمان کار با دستگاه از خاموش بودن لامپ اطمینان حاصل

● کالیبراسیون :

دستگاه پس از نصب به صورت خودکار کالیبره و آماده به کار می باشد. با پایان ۱۰۰۰ ساعت عمر فیلترها دستگاه به طور کلی غیرفعال شده و با تعویض فیلتر و وارد کردن کد جدید توسط متخصصین دستگاه مجدداً شروع بکار می نماید.

● مواردی که شامل گارانتی نمی شود :

اعمال ضربه فیزیکی به دستگاه
شکستن درب پلکسی گلاس و قطعات الکترونیکی
آتش سوزی
ریختن آب و مایعات بر روی قطعات برقی و الکترونیکی
بازشدن برچسب پلمپ دستگاه

۲سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش