



۰۲۷۲۲۳

شرکت پژوهشگران نانوفناوری

Researchers of Nano Technology co.



# کاتالوگ دستگاه

# هود شیمیایی

## R-CHH مدل

Chemical Hood

R-CHH model

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا  
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

## فهرست

۱. درباره ما
۲. مشخصات فنی و ملحقات
۳. اطلاعات فیزیکی
۴. تصویر هود
۵. مراحل راه اندازی
۶. نکات مهم در استفاده از دستگاه
۷. گارانتی و خدمات پس از فروش
۸. صفحه گارانتی دستگاه

## ۱. درباره ما

گروه راد طب فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ آغاز نمود و همواره در راه رشد و توسعه فعالیت خود، همگام با پیشرفت تکنولوژی و نوآوریهای روز دنیا همراه بوده و در سال ۱۳۸۹ با یاری خداوند متعال و به پشتوانه جمعی متشكل از مهندسین و متخصصین خبره و مجروب شرکت رادطب نوین را جهت تحقیقات و تولیدات جدید تاسیس نمود و هم اکنون این شرکت منتخب و مستقر در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

عمده فعالیتهای این شرکت در زمینه راه اندازی و ارتقاء آزمایشگاههای میکروبیولوژی ، بیولوژی سلولی و ملکولی ، داروسازی و ... می باشد. طراحی ، مشاوره ، ساخت و نصب انواع میز و سکوهای آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمی ، لامینارفلو و فیلترهای نانو ... از جمله دیگر توانایی های این شرکت می باشد.

پیشگام تولیدات شرکت راد طب نوین ، نسل جدیدی از هودهای لامینارفلو کلاس II مدل نانوراد می باشد که نسبت به نمونه های مشابه در نوع ساختار ، فیلترها ، قیمت و کیفیت بسیار متمایز و متنوع تر می باشد.

با توجه به نیاز مبرم آزمایشگاه های تشخیصی ، آموزشی ، سلولی ، ملکولی ، ژنتیک ، PCR ، مواد مخدر ، گیاهی ، دامی ، کشت بافت و ... به هود لامینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلی و گران بودن هودهای تولید داخل و وارداتی ، این شرکت در ادامه گامهایی که در تکمیل کیفیت این محصول برداشته که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع و تاییدیه های معتبر نیز گشته تصمیم به تولید مجهز ترین و ایمن ترین و بصرfe ترین هود لامینارفلو کلاس II با فیلتر آلوستینا جهت کلیه تست های بیولوژیکی و High Risk نموده است که مزیتهای از قبیل کاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول ، کاهش شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفی و نگهداری دستگاه ، ایمن بودن کاربر و پرسنل آزمایشات و گارانتی و خدمات مطمئن در سراسر کشور را برای مصرف کننده دربر دارد.

## ۲. مشخصات فنی و ملحقات

- جنس اسکلت و بدنه از پروفیل آهنی و ورق آهنی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- جنس کف از سرامیک ضد اسید مرغوب
- فن قوی برای تخلیه کلیه بخارها و بوها
- شیر آب با کنترل نازل بیرونی
- شیر گاز با کنترل نازل بیرونی
- کابینت زیرین با در MDF
- روشنایی سقفی قوی LED
- شیشه با کنترل برقی
- کاپ سینک و سیفون
- پریز داخلی برق در دار

### ۳. اطلاعات فیزیکی

R-CHH	مدل
۱۴۹/۱۱۹/۹۹*۵۹*۹۴	ابعاد داخلی
۱۰۰/۱۲۰/۱۵۰*۷۵*۲۰۰	ابعاد خارجی
دارد	لامپ روشنائی کابین کشت
ولت ۲۲۰	ولتاژ
دارد	پریز برق دربدار کابین
دارد	کلید کنترل لامپها
دارد	چرخ قفل دار

#### ۴. تصویر هود



## ۵. مراحل راه اندازی

۱. باز کردن پوشش‌های محافظتی هود
۲. قراردادن هود در محل مورد نظر
۳. قفل کردن چرخهای جلو
۴. اتصال کابل برق به دستگاه و پریز

## ۶. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید رو برو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.

## ۷. گارانتی و خدمات پس از فروش

- این دستگاه شامل یک سال گارانتی بدون اخذ هزینه و ده سال خدمات پس از فروش در ازای دریافت هزینه‌ی قطعه و تعمیرات خواهد بود.
- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی و شکستگی لامپ‌ها و شیشه و آسیب دیدن قطعات برقی بر اثر نوسانات برق شامل گارانتی نمی‌شود.

## صفحه گارانتی دستگاه

نام سازنده : شرکت رادطب نوین زیست پایا

نام دستگاه : هود شیمیابی

مدل دستگاه : R-CHH

سایز دستگاه : .....

شماره فاکتور : .....

تاریخ فاکتور : .....

شماره سریال : .....

دستگاه فوق از تاریخ فاکتور شامل یکسال گارانتی  
و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

ساخت ایران

مهر و امضاء

تاریخ



## ساخت ایران

تهران-میدان توحید- خیابان ستارخان- خیابان مهران آفرند- پلاک ۱۱

تلفن: ۶۶۹۲۰۷۲۴

فکس: ۶۶۹۴۸۲۷۰

همراه: ۰۹۲۱۹۵۷۱۶۵۳

[www.raadlabco.com](http://www.raadlabco.com)

E-mail: [info@raadlab.ir](mailto:info@raadlab.ir)

[iran\\_radteb@hotmail.com](mailto:iran_radteb@hotmail.com)