

دستگاه جارمیل

معرفی:

این دستگاه به منظور ترکیب و میکس و خردایش انواع مواد معدنی و دیگر مواد استفاده میگردد.



نحوه عملکرد کلی دستگاه:

- مواد به همراه بال ها(در صورت نیاز) درون جار قرار گیرد
- درب جار محکم بسته گردد و به صورت افقی بر روی میله های قرار گیری گذاشته شود
- دستگاه بر روی سرعت و زمان مورد نظر تنظیم میگردد و عملیات شروع می گردد

نحوه عملکرد:

- ۱- نسبت وزنی مورد نیاز ماده و بال ها تعیین گردد
- ۲- مواد به همراه بال ها درون محفظه قرار گیرد
- ۳- درب محفظه بسته شود و بر روی مقر خود روی دستگاه گذاشته شود
- ۴- کلید صفر-یک اصلی بر روی حالت یک قرار گیرد
- ۵- سرعت چرخش و زمان عملکرد دستگاه تنظیم گردد
- به کمک ولوم دستگاه و جدول ارائه شده سرعت دستگاه تنظیم گردد
- به کمک کانتر زمان عملکرد دستگاه تنظیم گردد
- ۶- پس از اتمام کلید صفر-یک بر روی حالت صفر قرار گیرد
- ۷- محفظه برداشته و تخلیه گردد

مشخصات فنی:

ردیف	عنوان	شرح
۱	الکتروموتور	یک اسب موتوژن
۲	سرعت دستگاه	۲۰-۴۵ دور بر دقیقه
۳	زمان دستگاه	امکان تنظیم زمان کاری
۴	تعداد ردیف	سه ردیف به طول یک متر
۵	ظرفیت جار های قابل استفاده	امکان استفاده از جار با ظرفیت های گوناگون
۶	جنس غلتک ها	فولادی با نگه دارنده لاستیکی
۷	برق دستگاه	تکفاز ۲۲۰ ولت
۸	طول دستگاه	۱۳۰ سانتی متر