



## شرایط محیطی کاربری انکوباتور CO2 سینا

### توصیه های ایمنی:

- لازم است تا سیستم سیم کشی محل نصب این دستگاه مجهز به ارت مطمئن باشد. رعایت این موضوع از اصول اولیه و ضروری ایمنی است پس برای هر دستگاه برقی (چه ایرانی و چه خارجی) آنرا جدی بگیرید.
- توصیه میگردد دستگاه های گرم شونده در فاصله حداقل ۲۰ سانتیمتری از هم قرار گیرند. ضمناً این دستگاه باید حداقل ۱۰ سانتیمتر با دیوار فاصله داشته باشد.
- با وجود رگولاتور داخلی، فشار گاز ورودی به دستگاه نباید بیش از ۱۰ لیتر بر دقیقه باشد در غیر اینصورت احتمال آسیب به آن وجود دارد. به یاد داشته باشید که رفتار رگولاتورها در اغلب موارد چیزی نیست که انتظارش را دارید! به همین سبب از رگولاتورهای استاندارد، سالم و با کیفیت استفاده نمائید.
- از عدم نشستی کیسول و شیلنگ متصل به دستگاه اطمینان داشته باشید و هر ماه حداقل یکبار این اتصالات را چک کنید. در صورت نشت شدید گاز از کیسول بسرعت شیر آنرا بسته و جریان هوای تازه را به محیط وارد نموده و از محل خارج شوید.
- از اسپری کردن هر نوع محلول به قسمتهای الکتریکی مانند سوکت برق، کلید Power و سنسورهای دستگاه بشدت اجتناب کنید. این کار نه تنها به قسمتهای حساس آسیب جدی وارد میکند بلکه ممکن است خطر برق گرفتگی نیز بدنبال داشته باشد.
- برای پاک کردن دستگاه، با یک پارچه تمیز یا گاز استریل آغشته به کمی الکل ۷۰٪ اقدام به تمیز کردن نمائید.
- برای استریل نمودن داخل کابین میتوانید از گاز آغشته به الکل ۷۰٪ یا محلول رقیق شده ساولن و یا با استفاده از آب اکسیژنه ۱۰ درصد از استریل شدن کابین داخلی مطمئن شوید. در هنگام کار با محلول پر اکسید هیدروژن حتماً از دستکش استفاده نمائید و بشدت مراقب تماس این محلول با پوست و بخصوص چشم خود باشید.
- بهتر است تا ۱ ساعت پس از نظافت شیکر از آن استفاده نکنید. زیرا ممکن است مقداری از محلول تمیز کننده به هر دلیل وارد قسمت الکتریکی و الکترونیکی دستگاه شده باشد.
- در مجموع کار با این سیستم به راحتی امکان پذیر بوده و ما امیدواریم که از کار با این سیستم رضایت کامل داشته باشید.

تلفن دفتر مرکزی: ۵ و ۰۲۱-۴۴۱۴۷۸۲۴

تلفن کارخانه: ۰۲۱-۶۵۶۱۲۰۲۲ و ۵ الی ۰۲۱-۶۵۶۱۲۰۷۲

[www.faralab.com](http://www.faralab.com)