

دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش فرآورده های نفتی تا دمای ۵۰- درجه سانتی  
گراد (سه مخزنه)

## شرایط محیطی

۱- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتما تراز) قرار دهید. برای تراز بهتر می توانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمایید.

۲- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمایید، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ضعیف و غیر استاندارد جداً خوددای نمایید. این دستگاه در شرایط استارت تا ۱۰ آمپر برق مصرف می کند بنابراین از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.

۳- فاصله محل قرارگیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل ۲۰ سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد  
۴- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جداً اجتناب نمایید.

۵- در هنگام ریختن الکل در مخزن، دقت کافی انجام شود تا به هیچ وجه الکل بالاتر از خط مشخص شده بالاتر نرود. (میزان LEVEL با یک پیکان مشخص شده است).

۶- در حمل و نقل دستگاه، را به هیچ عنوان به پهلو متمایل نکنید.

۷- پس از استقرار دستگاه، حداقل تا ۱۰ ساعت دستگاه را روشن نکنید.

۸- در صورتیکه در حین حمل و نقل، دستگاه به پهلو خم شود، امکان دارد مقداری از الکل مخزن داخلی دستگاه تخلیه شود، تا خشک شدن آن حدود ۲۴ ساعت دستگاه را روشن ننمایید.