

شرایط محیطی راه اندازی

آماده سازی اولیه شوف بالن :

بسیار باید دقت نمود که به منظور سهولت در بافت سبد شوف بالن در متریال آن از نوع بی ضرری از نرم کننده استفاده شده است. لذا لازم است که برای اولین بار قبل از شروع به استفاده از تجهیز، شوف بالن را در زیر هود قرار داده و بدون قرار دادن بالن یا هر ظرف شیشه ای دیگری در سبد، دستگاه را به مدت ده دقیقه در زیر هود روشن نموده و درجه گرمادهی را روی عدد هشت قرار می دهیم. با این کار مقداری بخارات از سبد خارج می گردد و پس از اتمام خروج بخارات، رنگ سبد از سفید کمی به رنگ طلایی متمایل می شود. در این حالت شوف بالن آماده به کار است. دقت کنید که این مراحل فقط برای اولین باری که دستگاه روشن می شود، انجام خواهند شد. برای دفعات بعدی کار با دستگاه دیگر نیازی به آماده سازی دستگاه نیست.

شرایط محیطی راه شوف بالن :

۱- دستگاه در محل غیر قابل اشتعال ، بدون لرزش ، سطح تراز و در مکان خشک نصب نماید .

۲- بخارات قابل انفجار را از دستگاه دور نماید .

۳- جهت ایمنی بیشتر دوشاخه دستگاه را به پریز ارت دار متصل نماید .