

شرایط محیطی نصب و راه اندازی پاور

- ۱- قبل از استفاده از دستگاه لازم است مطالب این دفترچه راهنما بدقت مورد مطالعه قرار گرفته و به خاطر سپرده شود.
- ۲- در اطراف دستگاه فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوادر گردش بوده و تبادل حرارتی به آسانی صورت پذیرد.
- ۳- برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد اسیدی یا قلیائی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می گردد استفاده نشود
- دقت گردد که آب بر روی دستگاه نریخته و یا دستگاه داخل آب قرار نگیرد. همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه ، دو شاخ آن از پریز برق خارج گردد .
- ۴- قبل از انجام الکتروفورز دقت گردد که پلاریته تانک صحیح متصل شده باشد، سطح بافر در داخل تانک به اندازه کافی باشد و جهت صفحه نمونه صحیح قرار گرفته باشد.
- ۵- دستگاه در دماهای زیر صفر و بالای ۶۰ درجه نگهداری نشود.
- ۶- دستگاه در محیط بسیار مرطوب نگهداری نشود.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی تانک ها

- 1- از اسید و قلیای قوی پرهیز شود.
- 2- تانک pH خنثی طراحی شده است.
- 3- تانک باید در سطح تراز استفاده شود.
- 4- دمای 4-60 درجه سانتیگراد برای استفاده بهینه تانک مناسب می باشد.
- 5- بعد از پایان کار با اب مقطر شست و شو شود.