



Electrochemical Analysis System

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه ۲۰۶۶

برای کار کردن با سیستم آنالیز مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- پس از روشن نمودن کامپیوتر cd را درون cd driver قرار داده و تمام محتوی را روی هارد کپی کنید.
- ۲- درایور USB نصب شود.
- ۳- آیکون مربوط به Tstfil.exe را بر روی صفحه Desktop قرار دهید
- ۴- اکنون دستگاه آماده آزمایش می باشد.
- ۵- محدوده تفرانس دما و رطوبت همان شرایط محیطی باشد و با توجه به اسیدی بودن آزمایشگاه های شیمی، تدابیر خاصی در طراحی برد اعمال شده است.
- ۶- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت شهری می باشد. (در صورت نوسان زیاد، نیاز به محافظ مناسب دارد)
- ۷- محدوده جریان خروجی در تکنیک های ولتامتری ماکسیمم ۱۵ میلی آمپر و در تکنیک CCC ماکسیمم ۱ آمپر می باشد.
- ۸- از ایجاد اتصال کوتاه در خروجی باید جلوگیری شود.