

(قیچه‌داری دستگاه)

- ۱- بمنظور دقت و بهره بری بیشتر از دستگاه لازم است هر گاه دستگاه را سوب گرفت آن را رسوب زدائی نمایید برای این کار از اسید کلرید ریک ۱۰٪ می توانید استفاده نمایید.
- ۲- هر گز دستگاه را بدون آب روشن نکنید و از سریز شدن آب جلوگیری نمایید.
- ۳- از جابجایی دستگاه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ۴- برای بررسی صحت کاری دستگاه یک عدد دما منج را بروی تکه ای از یونولیت قرار داده و یونولیت را سو را خ نمایید بطوریکه جیوه دما منج در داخل آب قرار گیرد و سایر قسمتهای آن بیرون از آب باشد سپس دمای خوانده شده را بدامای نمایشگر مقایسه کنید و صورت وجود اختلاف شرکت را در جریان قاردهید.
- برای تمیز کردن دستگاه ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز جدا نموده سپس با یک پارچه ندار آن را تمیز نمایید.
- شرکت ایران خودساز بیش از اینکه این شرکت را درجهت همکاری انتخاب نموده و از محصولات آن استفاده می فرماید کمال تشکر را دارد و امیدوار است که بتواند خدمات مورد نیاز شمارا بادقت کامل ارائه نماید.

