

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

شرایط نگهداری دستگاه تولید آب فوق خالص پزشکی ZM101





شرایط نگهداری

دستگاه شما به نحوی طراحی و ساخته شده است که کمترین تأثیرپذیری از شرایط محیطی را داشته باشد ولی از آنجایی که در این فرایند آب به عنوان محور کار دستگاه محدودیت هایی را اعمال می کند، ضرورت دارد فضایی به ابعاد $60 \times 120 \times 60$ سانتیمتر برای بدنه اصلی دستگاه با شرایط ذیل فراهم گردد:

- محدوده دمایی نگهداری دستگاه: $5-40$ درجه سانتیگراد
 - محدوده دمایی کار با دستگاه: $5-40$ درجه سانتیگراد
 - رطوبت نسبی هوا: کمتر از 80% تا دمای 30 درجه سانتیگراد و 50% برای دمای $40-31$ درجه سانتیگراد
 - ارتفاع محل نصب از سطح دریا: کمتر از 3000 متر
 - برق مصرفی: 220 ولت تک فاز با سیم زمین
 - توان برق مصرفی: کمتر از 200 وات
 - کیفیت هوا: عدم وجود آلاینده غیر متعارف در هوای محیط
 - بهترین فشار برای آب ورودی 0.5 تا 5 بار می باشد
- * حتما ضرورت دارد نصب و راه اندازی توسط متخصصین مجموعه ما انجام گیرد. این امر جزو تعهدات ما در حین فروش دستگاه بوده و در صورت عدم رعایت آن گارانتی دستگاه فاقد اعتبار خواهد بود.