



کاتالوگ دستگاه

هود پاتولوژی ساده

مدل پاتو راد ساده

Simple Pathology Hood
Patho rad

به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

فهرست

۱. مشخصات فنی و ملحقات
۲. اطلاعات فیزیکی
۳. تصویر هود
۴. مراحل راه اندازی
۵. ملحقات دستگاه
۶. نکات مهم در استفاده از دستگاه
۷. گارانتی و خدمات پس از فروش
۸. صفحه گارانتی دستگاه ش

باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه های تشخیصی ، آموزشی ، سلولی ، ملکولی ژنتیک ، PCR ، مواد مخدر ، گیاهی ، دامی ، کشت بافت و ... به هود لامینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلی وگران بودن هودهای تولید داخل و وارداتی ، این شرکت در ادامه گامهایی که در تکمیل کیفیت این محصول برداشته که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع و تاییدیه های معتبر نیز گشته تصمیم به تولید مجهزترین ایمن ترین و بصره ترین هود لامینارفلو کلاس II با فیلتر آلوستینا جهت کلیه تست های بیولوژیکی و **High Risk** نموده است که مزیت هایی از قبیل کاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول ، کاهش شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفی و نگهداری دستگاه ، ایمن بودن کاربر و پرسنل آزمایشات و گارانتی و خدمات مطمئن در سراسر کشور را برای مصرف کننده دربر دارد.

۲. مشخصات فنی و ملحقات

- جنس بدنه از ورق **Stainless Steel** (ضد اسید و خوردگی)
- کابینت دردار از جنس فومیزه ضد آب با ریل و دستگیره مرغوب
- سینی برش بافت جهت اندازه گیری دقیق و سریع نمونه ها
- صفحه تفلون جهت استفاده بر روی سطح کار ۵۰×۵۰
- فن قوی زیلا بگ جهت تخلیه کلیه بخارها و بوها
- کنترل پنل لمسی رنگی با کاربری آسان و پیشرفته
- سینک از جنس **Stainless Steel** ضد اسید
- شیر آب مخلوط اهرمی شیلنگ دار
- شیشه سکوریت با کنترل برقی
- روشنایی سقفی قوی **LED**
- دو عدد پریز برق در دار
- چرخ قفلدار

۳. اطلاعات فیزیکی

پاتوراد ساده	مدل
۱۷۴/۱۴۴/۱۱۴*۶۹*۹۲	ابعاد داخلی
۱۳۰/۱۵۰/۸۰*۷۶*۲۰۰	ابعاد خارجی
دارد	لامپ روشنائی کابین کشت
۲۲۰ ولت	ولتاژ
دارد	پریز برق در بدار کابین
دارد	کلید کنترل لامپها
دارد	چرخ قفل دار



Pathology Hood

۵. مراحل راه اندازی

۱. باز کردن پوششهای محافظتی هود
۲. قراردادن هود در محل مورد نظر
۳. قفل کردن چرخهای جلو
۴. اتصال کابل برق به دستگاه و پریز

۶. ملحقات دستگاه

- سینی برش بافت جهت اندازه گیری دقیق و سریع نمونه ها
- کابل برق

۷. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.

۸. گارانتی و خدمات پس از فروش

- این دستگاه شامل یک سال گارانتی بدون اخذ هزینه و ده سال خدمات پس از فروش در ازای دریافت هزینه ی قطعه و تعمیرات خواهد بود .
- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی و شکستگی لامپ ها و شیشه و آسیب دیدن قطعات برقی بر اثر نوسانات برق شامل گارانتی نمی شود.

صفحه گارانتی دستگاه

نام سازنده : شرکت رادطب نوین زیست پایا

نام دستگاه : هود پاتولوژی ساده

مدل دستگاه : پاتوراد ساده

سایز دستگاه :

شماره فاکتور :

تاریخ فاکتور :

شماره سریال :

دستگاه فوق از تاریخ فاکتور شامل یکسال گارانتی

و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

ساخت ایران

مهر و امضاء

تاریخ



ساخت ایران

تهران - خیابان دکتر شریعتی - پایین تر از حسینیه ارشاد - جنب برج
باران - خیابان دشتستان سوم - پلاک ۱۰ - واحد ۳

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۹۶۴۱۴ الی
۰۲۱۲۲۸۹۶۴۱۶

ه شماره فکس:
۰۲۱۲۲۸۹۶۴۱۳