

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه الکتروفورز DGGE

- اگر شرایط ایمنی هنگام کار با دستگاه رعایت شود، این دستگاه کاملاً ایمن و بدون خطر است.
- دستورالعمل تانک های عمودی و پمپ پرستالتیک و پاور سوپلای را مطالعه کنید.
- کابل را کاملاً داخل محل اتصال قرار دهید به طوری که فاصله ای بین الکتروود و محل اتصال کابل وجود نداشته باشد.
- تنها زمانی از کنترل کننده دما استفاده کنید که مخزن با بافر پر شده باشد؛ در غیر این صورت خطر بروز آتش سوزی وجود دارد.

### تمیز کردن دستگاه

- برای شست و شوی صفحات شیشه ای از اتانول ۷۰٪ استفاده کنید.