

▣ شرایط محیط کار

این دستگاه قابلیت استفاده در دمای محیط آزمایشگاهی را دارد .
در حین کار با دستگاه بایستی ازپاشش آب یا هر محلولی بر روی پانل دستگاه جداً خودداری شود .

▣ توصیه های نگهداری

- ۱- از نصب دستگاه در مکانهای مرطوب خودداری شود .
- ۲- از ریختن آب وهر نوع محلولی بر روی دستگاه خودداری شود .
- ۳- از ریختن پارافین کثیف به داخل فلاکسهای پارافین خودداری شود .
- ۴- چنانچه هرگونه اشکال فنی در دستگاه مشاهده گردید سریعاً با سازنده تماس گرفته شود واز هرگونه تعمیر دستگاه جداً خودداری شود .
- ۵- خواهشمند است جهت جنرال سرویس دستگاه بصورت دوره ای توسط کارشناس فنی شرکت که عامل مهمی در کیفیت و طول عمر دستگاه میباشد با ما تماس بگیرید .

📌 تذکرات مهم :

- توجه شود قبل از شروع برنامه سبد حاوی بافتها حتماً بصورت عمودی و متوازن قرار گیرد . در غیر این صورت سبد به لبه ظروف برخورد میکند .
- قبل از راه اندازی مجدد دستگاه جهت اجرای برنامه توصیه میشود کلید های POWER و BATTREY را ابتدا قطع کرده و سپس وصل کنید .
- جهت نگهداری و طول عمر بیشتر در پایان کار دستگاه بعد از بیرون آوردن سبد ها از داخل ظروف پارافین توصیه میشود کلید های POWER و BATTREY را درحالت خاموش قرار دهید .