

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

1- از میز یا سکوی مطابق با اندازه دستگاه با پایه های محکم و بدون لغزش و حرکت جهت قرار دادن دستگاه روی آن.

2- استفاده از ظروف دریدار روی هد دستگاه

3- بستن دقیق ظروف و محکم کردن آنها با رولرهای پیش بینی شده .

4- در حین کار از برخورد دست یا هر شیئی با هد متحرک پرهیز کنید

5- خودداری از ریختن هر گونه ماده شیمیایی یا اسیدی روی رنگ و بدنه دستگاه.

6- استفاده از سیم زمین تعبیه شده در دستگاه (سیم ارت)

7- استفاده دستگاه دور از کابل های فشار قوی و سیم ها

8- محیط بدون رطوبت