

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اسپکتروفتومتر (UV-vis-NIR) عبوری مدل
UVS-T فیبر نوری

ساخت شرکت پویش تدبیر کرانه

- در هنگام نصب و استفاده از دستگاه طیف سنج به نکات زیر توجه کنید:
1. دستگاه طیف سنج باید روی سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود
 2. میز کار طیف سنج باید دور از دستگاههایی مانند سانتریفیوژ و همزن باشد که تولید لرزش می کنند.
 3. برای ایجاد جریان هوا در اطراف طیف سنج ، باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف 50 میلیمتر فاصله باشد.
 4. کابل برق منابع نور طیف سنج به آداپتور AC مناسب با آن منبع و سپس آداپتور به پریز گراند شده با ولتاژ مناسب وصل شود.
 5. پس از روشن کردن منبع نور مدتی صبر کنید تا دستگاه گرم شده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی برسد (حدود 4 دقیقه طول می کشد).
 6. محدوده تغییر دمای محیط طیف سنج بین 10 تا 35 درجه سانتیگراد باید باشد
 7. از نصب دستگاه در محل هایی که تابش الکترومغناطیس یا میدان لکترومغناطیس وجود دارد اجتناب کنید
 8. نوك كانكتورهاي فيبر نوري را پس از هر بار استفاده با درپوش لاستیکی مخصوص بپوشانید تا از آلوده شدن آن اجتناب شود.
 9. بازبینی ها بهتر است هر 6 ماه یک بار انجام شود. اطمینان از تمیزی دستگاه و اتصال صحیح کابلها و تمیز کردن مرتب کووت برای سنجش مایعات لازم است.

