

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه Jikan CAG-10

کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان، خدمات نصب و راهاندازی دستگاه را به صورت رایگان در اختیار خریداران محترم قرار می‌دهند.

مراحل نصب و راهاندازی به قرار زیر است:

۱. تنظیم پایه‌های دستگاه جهت قرارگیری بر روی میز آزمایش
۲. اتصال به رایانه از طریق درگاه USB و نصب نرم‌افزارهای مربوطه
۳. تنظیم سیستم نورپردازی
۴. تنظیم سیستم تصویربرداری
۵. تنظیم ارتفاع محل قرارگیری نمونه و تراز کردن سطح آن
۶. تنظیم سیستم تزریق

فرایند نصب و راهاندازی دستگاه پس از انجام مراحل فوق، حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه و تأیید خریداران به اتمام می‌رسد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است باید به نکات زیر توجه شود:

۱. از ریختن آب بر روی بدنه دستگاه، سیستم نورپردازی و تصویربرداری اکیدا خودداری شود.
۲. پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود.
۳. از سفت کردن پیچ‌های نگهدارنده سرنگ و اعمال نیروی اضافی بر آنها به شدت خودداری شود.
۴. از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.