

محل نصب

۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که در مواقع لزوم براحتی بتوان از آن استفاده نمود.
۲. برای نصب دستگاه در محیط آزمایشگاه به برق آب شهری و فاضلاب شهری نیازمند است.
۳. دستگاه را محکم روی دیوار یا زمین پیچ کنید.
۴. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید.

نصب و راه اندازی دستگاه

- دستگاه روی زمین یا پایه مخصوص قرار داده شود.
- لوله کشی آب شهر به ورودی چشم شوی وصل شود.
- خروجی Waste به فاضلاب شهری وصل شود.
- در محل نصب کف شوی برای دفع آب وجود داشته باشد.

گستره شرایط محیطی دستگاه

شرایط محیطی جهت انبارش:

- دما: ۴-۳۵ درجه سانتیگراد
- فشار: ۱ الی ۱/۵ اتمسفر
- رطوبت: ۱۰-۸۰٪

شرایط محیطی جهت حمل و نقل:

- دما: ۴-۴۰ درجه سانتیگراد
- فشار: ۱ الی ۱/۵ اتمسفر
- رطوبت: ۰-۹۰٪

شرایط محیطی جهت عملکرد:

- دما: ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد
- فشار: ۱ الی ۱/۵ اتمسفر
- رطوبت: ۳۰-۷۰٪