

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی



دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک 15- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

## شرایط نگهداری از دستگاه ترمال سایکلر

- 1- با توجه به ضرورت بالای تهویه هوا در ترمال سایکلر، حتما لازم است اطراف آن تا 75 سانتیمتر از هر دو طرف خالی باشد تا تهویه به خوبی صورت بگیرد.
- 2- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم و مایع مخصوص تمیزکاری LCD، مانیتور دستگاه را تمیز نمایید.
- 3- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 4- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 5- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه ترمال سایکلر، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- 6- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- 7- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه of دستگاه را فشار دهید.
- 8- دستگاه را در محل خشک نگهداری ننمایید.
- 9- در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
- 10- مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی مورد تیمار دمایی قرار دهید.
- 11- مواد قابل اشتعال را نزدیک و یا روی بلاک قرار ندهید.
- 12- در هنگام استفاده، همیشه مطمئن شوید که دمای عملکردی ماده مورد نظر کمتر از دمای اعمال شده توسط ترمال سایکلر می باشد.