

*Bmi*  
Behboud Medical Industry



بن ماری مدل WBH

گارانتی، کالیبراسیون، شرایط محیطی

### ● شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری :

بهتر است دستگاه توسط متخصصین در محل نصب و راه اندازی شود.  
از پاشیده شدن آب و مایعات بر روی اتصالات برق و قطعات الکترونیکی جلوگیری نمایید.  
همواره آب داخل مخزن دستگاه را چک کنید

### ● کالیبراسیون :

به دلیل استفاده از سنسورهای خروجی دیجیتال با دقت بالا، دستگاه به صورت خودکار کالیبره و آماده به کار می باشد

### ● مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج میکند :

اعمال ضربه فیزیکی به دستگاه  
آتش سوزی  
ریختن آب و مایعات بر روی قطعات برقی و الکترونیکی  
بازشدن یا مخدوش شدن برجسب پلمپ دستگاه

**۲سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش**

- ۵- آدرس وب سایت شرکت
- ۶- کلید Set مورد استفاده در تنظیم پارامترها
- ۷- کلید Up مورد استفاده در تغییر پارامترها
- ۸- کلید Down مورد استفاده در تغییر پارامترها



#### مشخصات فنی :

- پیچ و اتصالات داخل دستگاه از جنس استیل
- بدنه از جنس ورق آهنی روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- استفاده از یک پمپ سیرکوله آب جهت هم دمایی در نقاط مختلف
- قابلیت تنظیم دما از ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا +۱۰۰ درجه سانتی گراد با دقت ۰.۱ درجه

#### راهنما :

- ۱- دمای در حال کار دستگاه
  - ۲- باقی مانده زمان ست شده
  - ۳- دمای ست شده
  - ۴- سرعت گرم شدن المنت Normal , Slow , Fast
- انتخاب حالت Slow با گرم شدن آهسته به بالا رفتن دقت دستگاه کمک میکند

ابتدا با یک بار فشردن کلید Set و به کمک کلید های ↑ و ↓ می‌توانید زمان مورد نیاز خود را تنظیم نمایید.  
سپس با فشردن مجدد کلید Set می‌توانید با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ دمای مورد نیاز را تنظیم کنید  
حال با یکبار دیگر فشردن کلید Set می‌توانید سرعت گرم شدن المنت را تنظیم کنید که در حالت Slow با گرم شدن آهسته، دقت دستگاه به حداکثر می‌رسد  
و در آخر با یک بار دیگر فشردن کلید Set دستگاه شروع به کار می‌کند

#### آزمون های تحویل دهی

- تست المنت و پمپ سیرکولاسیون
- تست عایق بندی و اتلاف دما
- تست هم دمایی در نقاط مختلف دستگاه
- تست ثبات دمای ست شده و کالیبراسیون