

شرایط نگهداری دستگاه سانتریفیوژ با روتور سوینگ ۴ شاخه

centrifuge with 4-branch swinging rotor

آرش طب پیشرو پارس

شرایط نگهداری:

اتصال دستگاه به یو پی اس جهت جلوگیری از نوسانات برقی.

قرار دادن رو سکو جهت تراز بودن دستگاه.

قرار دادن دستگاه در محلی امن

هنگام تعویض روتور دقت شود که پین روی شافت موتور حتما در شیار زیر روتور قرار گیرد .

لوله های آزمایش قرار گرفته در باگت ها حتما دارای توازن باشند و دستگاه دارای بالانس باشد.

در صورت قطع برق برای باز کردن درب از حلقه اضطراری که در زیر دستگاه سمت چپ قرار دارد استفاده

شود .

چنانچه دستگاه تحت هیچ شرایطی بالا نیاید کاربر مجاز است فیوز دستگاه که در پشت دستگاه تعبیه شده

را عوض کند.

از شستشوی دستگاه با محلول جدا پرهیز نمایید –لذا برای تمیز کردن کاسه از پارچه مرطوب استفاده نمایید.

در صورت استفاده از تاکومتر از محل تعبیه شده بروی درب دستگاه استفاده شود .