



## شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

### کوره آزمایشگاهی مدل FLE 3-1500



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی یک میز صلب و مناسب با توجه به ابعاد آن قرار گیرد. با توجه به اینکه گاهای فرآیندهای حرارتی انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می کنند، پیشنهاد می گردد محل قرارگیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

[www.sanateram.com](http://www.sanateram.com)

Email: [headoffice@sanateram.com](mailto:headoffice@sanateram.com)