



شرکت زیست فناوری کوثر

کاتالوگ دستگاه

KBC Cytohumid

با سپاس از شما به خاطر خرید دستگاه سایتو هیومید دفترچه مربوطه دستورالعمل های نصب ، راه اندازی ، استفاده و نگهداری این دستگاه را در اختیار شما کاربر محترم قرار می دهد ، لذا به منظور استفاده های بعدی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید .

این دستگاه برای بخش های سیتوژنتیک طراحی شده است و شرایط مناسب لام گیری را از طریق کنترل رطوبت و دما ، با پایدار نگه داشتن شرایط درون دستگاه مهیا می کند .

## مشخصات فنی :



نام دستگاه: Cytohumid™

منبع تغذیه : 220-240v - 50-60 hz

اندازه 100\*50\*60 cm

وزن: 55 kg

شماره سریال: ۹۴۰۴

گارانتی ۱۲ ماه

## دستور عملهای ایمنی

- کاربر دستگاه باید ابتدا آموزش های لازم را فراگیرد .
- دستگاه را در فضای باز نصب یا نگهداری نکنید.
- به دکمه ها (کلید ها) ضربه نزنید.
- هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا تعویض هیچ یک از قسمت های از دستگاه نکنید مگر مواردی که به منظور نگهداری به کاربر توصیه شده است.
- بار یا وسیله دیگری روی دستگاه قرار ندهید.
- اگر بر روی دستگاه آب ریخت لطفاً با قسمت تجهیزات شرکت زیست فناوری کوثر تماس بگیرید.
- در صورت خراب بودن دستگاه، طی یک هفته پس از خرید با شرکت زیست فناوری کوثر تماس بگیرید.
- لطفاً به منظور بالا بردن طول عمر دستگاه ، پس استفاده در پایان روز دو شاخه آن را از پریز برق جدا کنید.
- هنگام جدا کردن دو شاخه از پریز به قسمت کابل برق فشار وارد نکنید.
- در صورتی که آب در منبع نباشد از روشن کردن دستگاه جدا خودداری کنید.
- دستگاه در دمای ۲۴-۲۶ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- دستگاه در رطوبت محیطی ۳۰٪ بهترین عملکرد و طول عمر را دارد .
- دستگاه هرگز در معرض مستقیم باد کولر گازی قرار نگیرد.
- هیچگاه وسایل گرمایشی را (سشوار و...) در معرض سنسورهای موجود در محیط کار دستگاه قرار ندهید.



- از قرار دادن دستگاه در اتاق هایی که از کولر آبی به عنوان تهویه مطبوع استفاده میشود جدا خودداری نمایید.
- هرگز ، در منبع دستگاه آب داغ نریزید.
- (به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی) حمل یا جابجایی را با احتیاط کامل انجام دهید .
- لازم به ذکر است باید درون مخزن دستگاه آب مقطر ریخته شود .
- هرگز راه خروج آب از پشت دستگاه مسدود نشود .



- لطفاً دستگاه را در جایی قرار دهید که از طرفین به فاصله 20 cm هیچگونه دستگاه یا وسیله و یا دیواری وجود نداشته باشد .
- به دلیل داشتن سیستم خنک کننده درون دستگاه بعد از هر بار جابجایی تا 30 min دستگاه را روشن نکنید .
- به دلیل داشتن سیستم خنک کننده درون دستگاه هنگام جابجایی سعی شود دستگاه با سطح افق تراز باشد و تا حد امکان به هیچ سمتی کج نگردد .
- هرگز دریچه های خروج هوا در پشت ، طرفین و سقف دستگاه را نبوشانید .
- لطفاً از قرار دادن اجسام و یا ریختن مایعات بروی فن های سکوی لام گیری جداً خودداری فرمایید .



- درب کنار دستگاه جهت سهولت در تعمیر طراحی شده است لطفاً از باز کردن آن بپرهیزید .
- در صورت داشتن هرگونه سوال و یا عدم درک در هر یک از توضیحات دفترچه راهنما ، لطفاً با بخش تجهیزات شرکت زیست فناوری کوثر تماس بگیرید .

## **نصب**

- پیش از نصب از سالم بودن بدنه و ظاهر دستگاه اطمینان حاصل کنید .
- دستگاه را در جایی نصب یا نگه داری کنید که در معرض دمای بالای ۲۶ درجه سانتی گراد یا زیر ۱۸ درجه نباشد.
- شلنگ آب را در جای مشخص شده ، متصل کنید و اتصالات مربوطه را چک نمایید.
- کابل برق متصل به برق شهر را به دستگاه متصل نمایید.

## **تذکر:**

- مهم : در هنگام نصب دقت شود هوای موجود در شلنگ با عث مسدود شدن جریان آب نشود.