

به نام خدا

شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری

بسته بندی

دستگاه مجهز به بسته بندی با شاسی و دیواره چوبی و همچنین لرزه گیر از جنس یونولیت بوده و نیز توسط یک کاور پلکسی گلاس پوشانده شده است .
بسته بندی دستگاه را به آرامی باز کرده دستگاه را از جعبه بیرون آورده و در محل خود قرار دهید.
در هنگام باز کردن جعبه حتما به هشدارهای روی جعبه دقت کنید.

نصب

برای نصب دستگاه حتما به نکات زیر توجه فرمایید:

- ۱- پس از باز کردن دیواره های چوبی و قبل از پایین آوردن دستگاه چرخ های پایه را در زیر پایه بسته و محکم کنید.
- ❖ باید توجه شود که ۲ چرخ ترمز دار برای جلو و ۲ چرخ بدون ترمز برای عقب دستگاه میباشد.
- ۲- در هنگام نصب در محل، از برخورد های احتمالی دستگاه با دیوار و یا اشیاء موجود در محل یا افتادن بر روی زمین خوداری شود.
- ۳- از سالم بودن پریز برق و همچنین سیم ارت (زمین) کاملا آگاه شوید.
- ۴- در مسیر ورودی برق دستگاه یک ترانس جهت کنترل نوسانات ولتاژ قرار دهد تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری شود.
- ❖ مقدار برق مصرفی دستگاه به منظور تهیه ترانس مطلوب روی هر دستگاه قید شده است.
- ۵- دو شاخه برق دستگاه را به ترانس وصل کنید.
- ۶- شلنگ گاز دستگاه را به گاز شهری وصل کرده و کاملا از نداشتن نشتی مطمئن شوید.