

پات آریا صنعت

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و صنعتی

فیوم هود حرفه ای ضد اسید و باز MDF (هود شیمی) FHPM85-120-150cm

- جنس بدنه از MDF با رنگ دلخواه خریدار
 - محفظه داخل با پوشش رنگ اپوکسی ضد اسید
 - جنس کف هود از سرامیک نانو ضد اسید درزبندی شده با رزین ضد اسید و دارای سینک پلیمر ضد اسید
 - دارای شیشه با حرکت تعادلی عمودی
 - مجهز به نازل آب باشیر کنترل آب از پانل جلو
 - مجهز به نازل گاز با شیر کنترل گاز از پانل جلو
 - مجهز به نور فلورسنت (لامپ مهتابی ۲۰ وات ، ۴۵ سانتیمتری) با کنترل از پانل جلو
 - مجهز به مکان قرارگیری لامپ UV (۱۵ وات ، ۴۵ سانتیمتری) با کنترل از پانل جلو
 - دارای پریز برق صنعتی
 - دارای فن سانتریفیوژ ضد اسید مناسب با حجم هود (هود ۱۵۰ سانتیمتری دارای ۲ عدد فن و کابین ۲ نفره)
- دارای پایه با اسکلت پروفیل ، ثابت یا چرخدار بنا به درخواست خریدار.

مدل تجهیز	ابعاد (CM)	ابعاد (CM)	وزن (Kg)	توان (KW)	فاز/آمپر (A)
FH85 هود ۸۵	W:85*D:70*H:198	ابعاد خارجی با پایه	۱۰۰	۰,۳	۱,۵
FH120 هود ۱۲۰	W:120*D:70*H:198	ابعاد خارجی با پایه	۱۲۰	۰,۵	۲
FH150 هود ۱۵۰	W:150*D:70*H:198	ابعاد خارجی با پایه	۱۵۰	۰,۷۵	۳

WWW.PAATARIYACO.IR

دفتر مرکزی : مشهد - بزرگراه آزادی - آزادی ۹۳ - بین سعادت ۱۳ و ۱۵ - پلاک ۲۸/۱
کد پستی : ۹۱۹۸۱۱۳۱۱۱ تلفکس : ۰۵۱-۳۶۶۵۱۵۹۰ و تلگرام ۰۹۳۳۸۲۹۵۰۰۸
کارخانه : شهرک صنعتی چناران - بین صنعت ۳۳ و ۳۵ پلاک ۱۲۷۱ کد پستی : ۹۳۶۱۱۴۳۴۴۰

هود فیوم فاقد فیلتر تسویه هوا میباشد و هوای داخل محیط هود در هنگام آزمایش از طریق اگزاست دستگاه به محیط بیرونی آزمایشگاه منتقل میگردد. در صورت سفارشی خریدار فیلتر هپا در مسیر اگزاست قرار داده و هوای داخل هود پس از تسویه به بیرون منتقل میگردد.

- راهنمای استفاده از فیوم هود

کلید اول بروی پانل هود (از سمت چپ) کلید پاور اصلی هود میباشد که با روشن کردن آن برق به کلیه قسمتهای هود متصل میشود.

کلید دوم بروی پانل هود (از سمت چپ) کلید لامپ فلورسنت میباشد.

کلید سوم بروی پانل هود (از سمت چپ) مربوط به فن دستگاه می باشد.

کلید چهارم بروی پانل هود (از سمت چپ) مربوط به لامپ یووی میباشد که برای استفاده در صورت نیاز خود لامپ باید توسط خریدار، خریداری و در محل مشخص شده نصب گردد.

در بالای دستگاه محل قرار گرفتن لوله اگزاست به قطر ۱۵ سانتیمتر وجود دارد که باید قبل از استفاده به دریچه اگزاست ساختمان متصل گردد.

در قسمت پشت دستگاه ۲ عدد سرشیر آب و گاز تعبیه گردیده است که میبایست قبل از استفاده به آب و گاز شهری متصل گردند.

خروجی سینک هود در زیر دستگاه تعبیه گردیده که میبایست به فاضلاب ساختمان متصل شود.

WWW.PAATARIYACO.IR

دفتر مرکزی : مشهد - بزرگراه آزادی - آزادی ۹۳ - بین سعادت ۱۳ و ۱۵ - پلاک ۲۸/۱
کد پستی : ۹۱۹۸۱۱۳۱۱۱ تلفکس : ۰۵۱-۳۶۶۵۱۵۹۰ و تلگرام ۰۹۳۳۸۲۹۵۰۰۸
کارخانه : شهرک صنعتی چناران - بین صنعت ۳۳ و ۳۵ پلاک ۱۲۷۱ کد پستی : ۹۳۶۱۱۴۳۴۴۰