

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)



طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان هیئت - پلاک 15 - پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

شرایط نگهداری از دستگاه ترموبلاک

- 1- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- 2- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 3- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 4- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه ترموبلاک، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- 5- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- 6- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه of دستگاه را فشار دهید.
- 7- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
- 8- در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
- 9- مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی مورد تیمار دمایی قرار دهید.
- 10- مواد قابل اشتعال را نزدیک و یا روی بلاک ها قرار ندهید.
- 11- در هنگام استفاده، همیشه مطمئن شوید که دمای عملکردی ماده مورد نظر کمتر از دمای اعمال شده توسط ترموبلاک می باشد.