

## شرایط محیطی لازم برای استفاده از دستگاه گلوباکس G-Advanced

- ۱- مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر نباید در معرض هوای آزاد یا بدون سقف باشد.
- ۲- مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر نباید مرطوب و نمناک باشد.
- ۳- مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر باید به گونه ای باشد که دستگاه مذکور از آسیبهای فیزیکی اعم از ضربه، حرارت، شوک الکتریکی و ... مصون باشد.
- ۴- مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر از پشت تا دیوار حداقل ۰/۵ متر و از طرفین تا دیوار ۱/۵ متر فاصله داشته باشد.
- ۵- مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر باید مسطح و بدون شیب باشد تا در صورت نیاز چرخهای متصل به دستگاه بر راحتی حرکت کنند.
- ۶- فقط پمپ خلاء مورد تایید کارشناسان شرکت سیمرغ سعادت کاشان باید برای خلاء کردن محفظه اصلی بکار رود.
- ۷- در مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر شیر آب شهری و فاضلاب باید وجود داشته باشد.
- ۸- درب ورودی مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر باید حداقل ارتفاع ۲ متر و عرض ۱/۲ متر داشته باشد.
- ۹- مکان نصب دستگاه گلوباکس مدنظر نباید در معرض تابش نور مستقیم آفتاب یا هر چیز گرم کننده ای باشد.
- ۱۰- تمام قطعات و اتصالات اعم از شیلنگها، پیچ و مهره، قطعات الکترونیکی و ... فقط توسط کارشناسان شرکت تولید کننده باید باز شوند و افراد غیر متخصص اجازه باز کردن یا تغییر در آنها را ندارند.