


شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه میز کار PCR

- قبل از استفاده از دستگاه لازم است مطالب دفترچه راهنما بدقت مورد مطالعه

قرار گرفته و به خاطر سپرده شود.

- در اطراف دستگاه فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوا در گردش بوده و تبادل

حرارتی به آسانی صورت پذیرد.

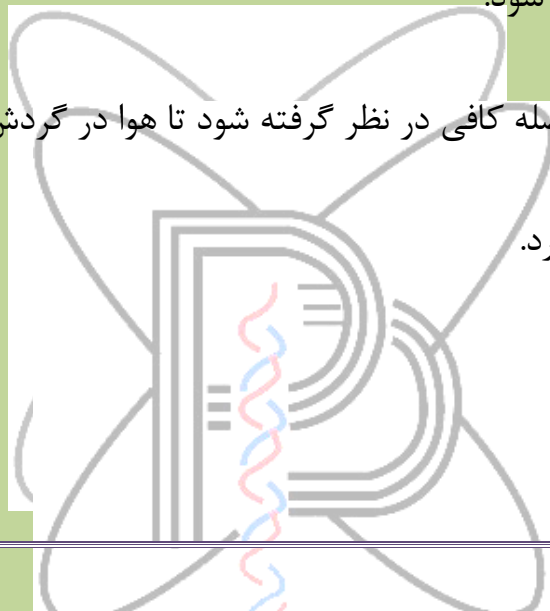

- برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد اسیدی یا قلیائی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می گردد استفاده نشود .

توجه شود که این میز کار نباید در کنار در، پنجره ها و یا سیستم های تهویه هوا نصب گردد. باید به هوا اجازه داد تا آزادانه در اطراف دستگاه در گردش باشد. همچنین حداقل ۱ متر بین سقف دستگاه و کابینت های آزمایشگاه فاصله باشد تا به اندازه کافی هوا گردش کند.

❖ دستگاه را به به گونه ای بلند نکنید که به سیستم و اتصالات داخل آن آسیب برسد.

حتما مطمئن شوید که در هنگام برداشتن به همراه همکاران ته میز کار **PCR** را

گرفته اید.

❖ دستگاه را در جایی امن و بدور از شلوغی قرار دهید.

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دو شاخ آن از پریز برق خارج گردد.
- دستگاه در محیط بسیار مرطوب نگهداری نشود.
- قرار دادن دستگاه در ارتفاع مناسب جهت استفاده
- قرار دادن دستگاه در دمای اتاق جهت استفاده
- رعایت نکات ایمنی برای کار با مواد بیولوژیک، شیمیایی و رادیواکتیو