



شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران

کاربردها:

در فرآیند تولید مواد مختلف در بخش صنعت و آزمایشگاهی بسته به نوع و نیاز اختلاط مواد باید از پروانه مناسب استفاده شود، انتخاب پروانه مناسب جهت حصول توان مصرفی کمتر و زمان اختلاط کوتاه تر و همچنین از بین بردن یا کاهش اثر گرداب های ایجاد شده در اختلاط میباشد.

این پروانه ها برای استفاده با دستگاه همزن جهت سیرکوله کردن سیال در دو نوع 1- جهت همزن های جریان محوری (همزن پره ملخی، همزن توربینی با پره شبیدار) 2- همزنهای با جریان شعاعی (همزن توربینی تیغه تخت، همزن توربینی تیغه خمید) ساخته و مورد استفاده قرار میگیرد

نیاز به بدکی های مختلف از این پره ها در آزمایشگاهها بسته به نیاز و اندازه های آن می باشد.

مشخصات فنی :

مدل/مشخصات	واحد	MFT-IMOV-01	MFT-IMOV-02	MFT-IMOV-03
نوع پروانه		ملخی	ملخی	توربینی
تعداد پره		2-3	3-4	6
قطر پروانه ها	سانتیمتر	50	70	120
جنس بدنه و رنگ		استیل	استیل	استیل
قطر شفت همزن	میلی متر	10	12	12
وزن	گرم	35	65	110



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران





شرکت مهندسی مهادهن آور تهران



دستور العمل های راه اندازی :

با انتخاب نوع پروانه ابتدا با آچار آلن پیچهای دو طرف محور را شل می کنیم سپس پروانه را داخل شفت قرار داده و پیچها را محکم میکنیم.

ابتدا با دور متوسط سپس با دور بالا اقدام به استفاده از پروانه در مواد با ویسکوزیته کم و زیاد میکنیم تا پروانه مناسب را انتخاب کنیم



شرکت مهندسی مهاده فن اور تهران

عیب یابی :

عیب دستگاه	علت	روش رفع عیب
لنگ زدن حلن چرخش	انتخاب نامناسب پروانه با شفت	قطر مناسب با شفت را انتخاب و استفاده کنید
لنگ زدن حلن چرخش	شکستگی یا خراب شدن یک پره	پروانه تعویض شود

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش :

ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر، تعویض و سرویس دستگاه بدون قید و شرط به مدت دو سال می باشد
خدمات واراننتی (خدمات پس از فروش) پس از تحویل دستگاه به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1) صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل ، ضربه، سقوط ، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق و حوادث طبیعی، استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

2) دستگاههایی که دستکاری شدهاند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند

3) هر نوع دستکاری و یا آسیب درهولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه

4) هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت

5) مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد



شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران

6) خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

7) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه



MAHAD FANAVAR TEHRAN
شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران

GUARANTEE

ضمانت نامه

2 YEAR

شماره سریال :

شماره اشتراک :

تاریخ خرید :

مدل دستگاه :

مهر و امضاء فروشنده :

شماره تماس: 021-66423204-66566483
WWW.mftehran.com
info@mftehran.com