

## دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال باز اتوماتیک

### شرایط محیطی و گارانتی دستگاه:

- 1- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتما تراز) قرار دهید. برای تراز بهتر می توانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمایید.
- 2- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمایید، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ضعیف و غیر استاندارد جداً خوددای نمایید. این دستگاه در شرایط استارت تا 12 آمپر برق مصرف می کند بنابراین از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.
- 3- فاصله محل قرارگیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل 20 سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد.
- 4- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جداً اجتناب نمایید.
- 5- به هنگام تمیز نمودن دستگاه نهایت دقت انجام شود تا ضربه ای به دستگاه نخورد تا تنظیمات دستگاه دچار مشکل نشوند.
- 6- صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه ننمائید، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتی و خدمات پس از فروش خارج مینماید.
- 7- تحت هیچ شرایط برجسب پلمپ دستگاه را باز ننمائید، باز نمودن آن و یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتی و خدمات آن میگردد.
- 8- تمام دستگاههای پارسیان تکنولوژی دارای سریال، کد شناسه خریدار و Pin Code اختصاصی میباشند، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی، با استفاده از کارت خدمات طلایی پارسیان تکنولوژی، با شماره تلفنهای مخصوص خدمات تماس حاصل نمائید.
- 9- اپراتور باید دقت کافی در حین انجام آزمایش را داشته باشد زیرا دما در حین کار تا حدود 400 درجه سانتی گراد می رسد که ممکن است خطر آفرین باشد.