

معرفی دستگاه:

هیتر استیرر دیجیتال یا همزن مغناطیس در زمره دستگاه های رایج و پر کاربرد در آزمایشگاه شیمی، تحقیقاتی، طبی و غیره می باشد. دستگاه هیتر استیرر شرکت ارمغان طب دما و سرعت چرخش را به صورت مستقل و دیجیتالی کنترل می نماید. در ساخت این دستگاه از بهترین تکنولوژی های روز با رعایت اصول ایمنی و فنی مطابق استاندارد های بین المللی استفاده شده است.

نحوه کار با دستگاه :

قبل از کار با دستگاه صفحه آن را تمیز کرده و هر گونه آلودگی و یا رطوبت را برطرف نمایید. دستگاه از دو بخش اصلی هیتر و همزن تشکیل شده است که هر دو قابل تنظیم میباشد و مقادیر تنظیم شده در نمایشگر LCD نشان داده می شود.

نحوه نگهداری:

- 1- دستگاه را در جایی خشک، تمیز، مسطح و دور از مواد خطرناک و آتش زا بصورت تراز قرار دهید.
- 2- از پوشاندن دستگاه با هر گونه پوشش که منجر به افزایش بیش از حد دمای آن شود خودداری نمایید.
- 3- در موقع حرکت ظروف روی صفحه سرعت چرخش دستگاه را کاهش دهید.
- 4- قبل از هر بار تمیز کردن دستگاه را خاموش نموده و کابل برق را از پریز خارج کنید.
- 5- در صورت استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی کننده PH آن بین 5 الی 8 باشد.
- 6- از ورود آب یا رطوبت به قسمت های دستگاه جلوگیری شود.
- 7- در صورت عدم کارکرد دستگاه پس از اطمینان از سالم بودن کابل و وجود برق در شبکه کابل برق از پشت دستگاه خارج شده و در صورت سوختن فیوز با همتای آن تعویض شده و در غیر اینصورت بعد از تمیز کردن دستگاه از هر گونه مواد سمی دستگاه را داخل کارتن اصلی مربوطه قرار ده و با رعایت نکات ایمنی آن را برای شرکت پشتیبان ارسال نمایید.

کنترل کیفی و کالیبراسیون:

این دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد. در صورت تمایل مصرف کننده میتواند دستگاه را در صورت بروز هرگونه مشکل با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند. این دستگاه در مرحله نهایی تولید کالیبره شده است و نیازی به کالیبراسیون دوره ای ندارد.