



شمیم رومینای فردوس

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری حمام آبی شیکردار



در شرایط محیطی زیر، از دستگاه استفاده نشود:

- ✓ رطوبت بالای ۸۰ درصد
- ✓ دمای محیط بالای ۴۵ درجه
- ✓ ارتفاع از سطح دریای بالاتر از ۲۰۰۰ متر
- ✓ رعد و برق و نوسانات شدید در سیستم برق رسانی آزمایشگاه

- جهت جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات برق به دستگاه، حتماً کابل برق دستگاه به محافظ و یا به یو پی اس (مطابق با استانداردهای کشور) متصل گردد. در صورت نیاز به تعویض کابل برق، همیشه از کابل برق استاندارد استفاده کنید.
- پریز برق نباید بیش از ۱/۵ متر از دستگاه فاصله داشته باشد. این اتصال باید ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت و فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز را فراهم کند. پریز باید دارای سیم زمین (سیم ارت) باشد.
- در صورت نیاز به جابجایی، قبل از نقل مکان باید به آنها اجازه داده شود تا کاملاً خنک شوند.
- با توجه به وجود آب و برق در کنار هم، همواره نکات ایمنی مرتبط با برق‌رفتگی را با دستگاه‌های اینچنینی را جدی بگیرید و از رسیدن آب به سیم انتقال جریان برق بشدت جلوگیری کنید.
- جهت پر کردن آب به بخش محفظه داخلی دستگاه، همواره از آب مقطر استفاده کنید. علاوه بر آن، به منظور پیشگیری از بروز خطرات و آسیب‌های احتمالی به دستگاه و کاربر، سطح آب باید به طور مرتب نظارت شود تا از حد مجاز کمتر یا بیشتر نباشد.
- محفظه داخلی دستگاه را به طور دوره‌ای تمیز کنید تا از رشد قارچ‌ها و میکرو ارگانیسم‌ها جلوگیری شود.
- در صورتیکه برای طولانی مدت از دستگاه استفاده نمی‌شود، آب داخل محفظه را خالی کرده و آن را خشک نمایید.
- دستگاه باید از مواد قابل اشتعال دور باشند زیرا گرمای ساطع شده از آنها می‌تواند باعث احتراق شود
- برای تمییز کردن سطوح خارجی دستگاه، از پنبه آغشته به الکل ۷۵ درصد (یا سایر ضدعفونی کننده‌های مجاز ولی فاقد اثر خوردگی) استفاده کنید (رعایت نکات ایمنی در حین تمیز کردن نظیر استفاده از دستکش، ماسک و وجود تهویه مناسبی از هوا ضروری است. بهتر است در حین عمل، حتماً فردی دیگر در محیط آزمایشگاه حضور داشته باشد).
- ۱. قبل از تمیز نمودن، دستگاه را از پریز برق بکشید.
- ۲. از مواد تمیزکننده که خراش ایجاد نمی‌کند، استفاده کنید.
- ۳. از تماس بین مواد پاک کننده و عوامل الکتریکی داخلی دستگاه جلوگیری کنید.
- ۴. قبل از اتصال مجدد دستگاه به برق، صبر کنید تا دستگاه کاملاً خشک شود.

**عدم رعایت شرایط برشمرده در فوق، ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذیری بر  
مصرف کننده گردد. رعایت موارد برشمرده در فوق قویاً توصیه می‌گردد. در صورت وجود  
هرگونه سؤال، از طریق شماره تلفن‌ها و یا ایمیل داده شده، تماس بگیرید.**

Tel: 0912 604 9868, 0919 767 4083

WhatsApp: 0919 767 4083

Email: [parmehr.srf@gmail.com](mailto:parmehr.srf@gmail.com)

[hosseini.seyedvali@gmail.com](mailto:hosseini.seyedvali@gmail.com)

