

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صنایع دانش محور کبریا

تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری همزن مغناطیسی حرارتی (کبریا بیسیک)

- ۱- برای نصب و راه اندازی دستگاه، کافی است کابل برق ورودی را به پشت دستگاه بزنید و دو کلید روشن/خاموش دستگاه که مربوط به قسمت همزن و پلیت حرارتی می باشد، در وضعیت روشن قرار دهید.
- ۲- برای نگهداری بهتر دستگاه لازم است چند نکته را رعایت کنید؛
 - از ریختن آب و مواد شیمیایی مایع روی هر قسمت از دستگاه جلوگیری کرده و مانع نفوذ مستقیم آب به داخل دستگاه شوید.
 - برای سرد کردن سریع پلیت داغ، از ریختن آب روی پلیت خودداری کنید.
 - از کثیف شدن پلیت به دلیل جلوگیری از انتقال حرارت مناسب، جلوگیری کنید.

@kebriyaco.ir



www.kebriyaco.ir



Kebriyaco.inco@gmail.com



0992 1615 864



تبریز دانشگاه تبریز پردیس علم و فناوری، واحد G14

